

English **Installation Instructions**

Weighing kit

Deutsch **Montageanleitung**

Wägekit

Français **Notice de montage**

Kit de pesage

Español **Instrucciones de montaje**

Kit de pesaje

Italiano **Istruzioni di montaggio**

Kit di pesata



Attention


Before installing ErgoClips, remove the grid weighing pan from the guides and place it next to the balance.

Für die Montage der ErgoClips, nehmen Sie die Gitterwaagschale aus der Führung und stellen sie neben die Waage.

Pour le montage des ErgoClips, retirez le plateau à grille de sa fixation et posez-le à côté de la balance.

Para montar los ErgoClips, saque el plato de pesada reticular de la guía y colóquelo junto a la balanza.

Per effettuare il montaggio degli ErgoClips, togliere il piatto a griglia dalle guide e posizionarlo vicino alla bilancia.

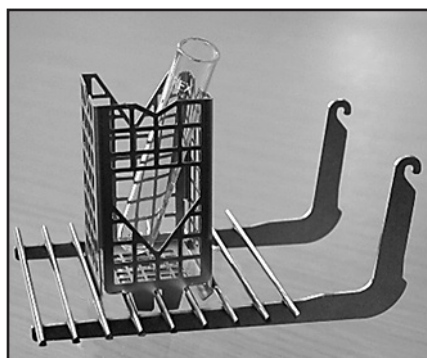


Attachment for test tubes

Aufsatz für Reagenzgläser

Support pour tubes à essais

Elemento especial para pesar tubos de ensayo

Elemento per flaconi di reagenti

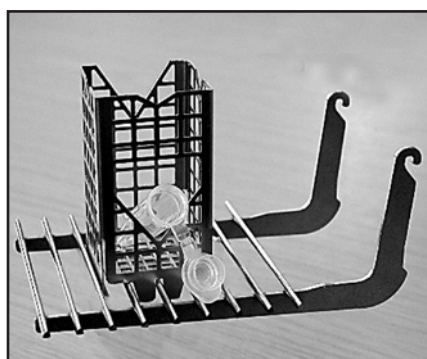

Attachment for small plastic tubes (side opening)


Aufsatz für kleine Plastikröhrchen (seitliche Öffnung)

Support pour petits tubes plastiques (ouverture latérale)


Elemento especial para pesar tubitos de plástico (abertura lateral)

Elemento per provette in plastica (apertura laterale)

METTLER TOLEDO

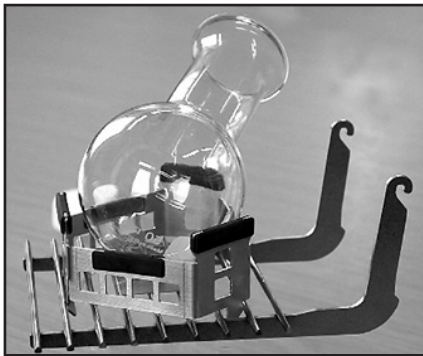

Attachment for round-bottom flasks (various sizes)
Aufsatz für Rundkolben (diverse Größen)
Support pour ballons de chimie (diverses tailles)
Elemento especial para pesar matraces de fondo redondo (diferentes tamaños)
Elemento per palloni a fondo sferico (diverse grandezze)

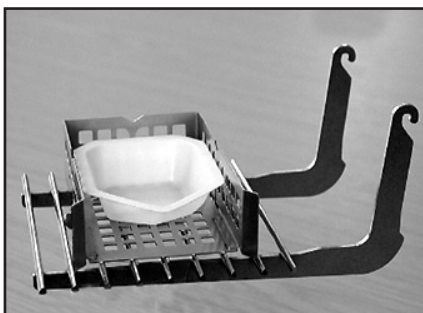


Attachment for weighing boats
Aufsatz für Einmal-Wägeschalen
Support pour coupelles de pesée jetables
Elemento especial para pesar cápsulas de un solo uso
Elemento per piatti di pesata monouso



Weighing boat, 500 boats
Einmal-Wägeschalen, 500 Stück
Coupelles de pesée jetables, 500 pièces
Cápsulas para pesar de un solo uso, 500 unidades
Piatti di pesata monouso, 500 pz.

Part no. 11106712
Bestell-Nr. 11106712
Référence 11106712
N.º de pedido 11106712
Numero d'ordine 11106712

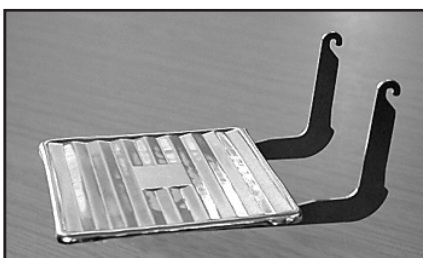

Single-use aluminum pan, 10 pans
Fold the side flaps under the bars of the grid weighing pan.

Part no. 11106711

Einweg Aluminium Wägeschalen, 10 Stück
Falzen Sie die seitlichen Lappen unter die Stäbe der Gitterwaagschale.

Bestell-Nr. 11106711

Plateaux aluminium jetables, 10 pièces
Repliez les languettes latérales sous les barreaux du plateau à grille.


Référence 11106711

Platos de pesada de aluminio desechables, 10 unidades
Pliegue las solapas debajo de las varillas del plato de pesada reticular.

N.º de pedido 11106711

Piatti di pesata in alluminio, monouso, 10 pz.
Ripiegare le linguette laterali sotto la griglia del piatto.

Numero d'ordine 11106711

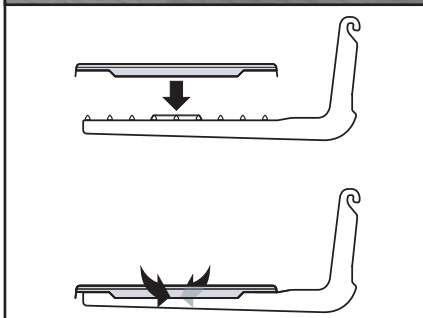

www.mt.com/lab-accessories

For more information

Mettler-Toledo AG, Laboratory Weighing
CH-8606 Greifensee, Switzerland
Phone +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60
Internet: www.mt.com

Subject to technical changes
© Mettler-Toledo AG 09/2014
11780612A en, de, fr, es, it

